


- Materialographie-Bedarf
- Werkstofftechnische Schulungen
- Hauseigenes Applikationslabor

Bedienungsanleitung

Magnetische Poliertücher auf Stahlscheibe

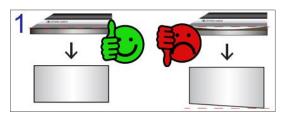


1 Stellen Sie sicher, dass die Magnetscheibe eben ist, gegebenenfalls mit geeigneten Messmittel kontrollieren.



2 Legen Sie Ihr magnetisches Poliertuch mittig auf.




3 Das Schmiermittel lieber öfters, dafür in geringeren Mengen verwenden.

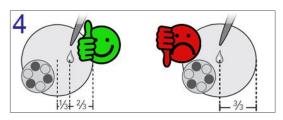

4 Sowohl Schmiermittel als auch Diamantpoliermittel sollten im **äußeren Drittel** des Poliertuchs **aufgetragen** werden.



5 Sobald das **Grundmaterial** des Poliertuchs **sichtbar** wird, ist dieses auszuwechseln.

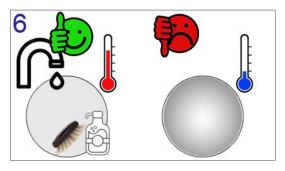

6 Bei Verschmutzung kann das Poliertuch mit lauwarmen Wasser und Spülmittel durch eine harte Nylonbürste gereinigt werden; wichtig ist, dass sie das Poliertuch vor Gebrauch trocknen.

Cloeren Technology GmbH Tel.: +49 (0)2432/8902510 In Petersholz 44 D-41844 Wegberg

Fax: +49 (0)2432/8902519 E-Mail: info@cloeren.de Internet: www.cloeren.de

Sparkasse Krefeld IBAN DE68320500000016014300 Amtsgericht Mönchengladbach BIC SPKRDE33XXX


Sitz der Gesellschaft: Niederkrüchten HRB 12738 · Geschäftsführer: Heinz-Hubert Cloeren



- Consumables for the specimen preparation
- Materials technology training
- In-house application laboratory

USER GUIDE


magnetic polishing cloths on steel disk

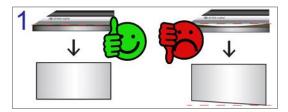


1 Make sure your magnetic disc is plane; Control it with a straight edge tool.



2 Make sure to center your magnetic polishing cloths

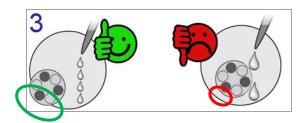


3 Lubricate often with small amounts.

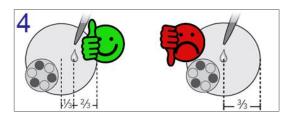

4 Dose lubricant and diamond polishing agent 1/3 outwards on the cloth.



5 Discard cloth when it is worn through in the center.

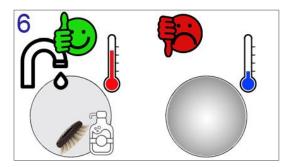

6 If polluted, clean cloth with lukewarm water and dish soap using a hard nylon brush and dry before use.